



**Beachten Sie folgende Hinweise, um Schäden am Gerät zu vermeiden.**

### **Batterie einsetzen**

Öffnen Sie den Sensor durch Drehen der Schraubkappe auf der Rückseite des Sensors gegen den Uhrzeigersinn z.B. mit einem Geldstück.



Schieben Sie die Batterie unter die goldene Metallnase (1). Achten Sie darauf, dass die Batterie komplett unter der Metallnase ist und komplett an den oberen Rand geschoben ist.

Drücken Sie die Batterie durch leichten Druck auf der gegenüberliegenden Seite in die Fassung, bis sie ein kurzes „klicken“ bemerken.

Achten Sie vor dem Verschließen darauf, dass die im Deckel befindliche Dichtung nicht geknickt ist und sauber am Deckelrand liegt. Drehen Sie anschließend den Deckel im Uhrzeigersinn fest.

### **Batterie entfernen**



Hebeln Sie die Batterie gefühlvoll z.B. mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers oder einer kleinen Schere aus der Fassung. Setzen Sie den Schraubendreher so an, wie in der Abbildung zu erkennen ist.

Eine genaue Videobeschreibung finden Sie auf unserem PHYWE Youtube Kanal.



<https://www.youtube.com/watch?v=fGxjd23z5JI>



**Read the following instructions to avoid damage to the unit.**

### **Insert battery**

Open the sensor by turning the screw cap on the back of the sensor counter clockwise, e.g. with a coin.



Slide the battery under the golden metal tab (1). Make sure that the battery is completely under the metal nose and pushed completely to the upper edge. Push the battery into the socket by pressing lightly on the opposite side until you hear a short "click".

Before closing the lid, make sure that the seal in the lid is not bent and lies neatly on the edge of the lid. Then turn the lid clockwise to tighten it.

### **Remove battery**



Lever the battery sensitively, e.g. with the help of a small screwdriver, or small scissors from the socket. Place the screwdriver like this, as can be seen in the illustration.

You can find a detailed video description on our PHYWE Youtube channel.



<https://www.youtube.com/watch?v=fGxjd23z5JI>